

Ecologically Clean



NEW

細菌検査用ホモジナイザー

EXNIZER[®] 400

エクスナイザー400

使いやすさを追求



エクスナイザー400
¥295,000 (メーカー希望小売価格)

操作性
UP

視認性の高い表示パネル、任意の時間設定、
運転残り時間をカウントダウンで表示、
3段階パドルスピード設定、AUTO設定(自
動運転)

衛生的

サンプルを使い捨てのポリ袋に入れて懸
濁するので、機器とサンプルの接触がな
く衛生的です。また、器具洗浄等の必要
がなく、作業が効率的に行えます。

特 長

ストマッカータイプ
EXNIZER/エクスナイザー400の便利な【機能】



- 1 ドアを簡単に取外せる**
機器を常時衛生的に保つためにドアを簡単に外して掃除する事ができます
- 2 袋の挿入がスムーズ**
左右のパドルが揃って停止するため(特許出願中)、袋の挿入がとてもスムーズです※1)
- 3 警報機能付き**
コネクタの交換時期を知らせてくれます

細菌検査用ポリ袋

形 式	対 応 機 種
400用ポリ袋	●エクスナイザー400
	●旧製品 ストマッカー400T
	●旧製品 ストマッカー400
	サイズ W180×D300mm ¥18,500(1000枚)

使用上のご注意

10℃以上の環境にてお使いください。10℃以下での条件で保管された場合は10℃以上の場所で2時間以上放置してから使用を開始してください。骨や種などポリ袋に穴が開くようなもの、破砕困難なもののご使用には適しません。

※1) 若干ずれて停止することもあります。故障ではありません。

※カタログの内容を予告なしに変更することがあります。

オルガノ株式会社


【機能商品事業部】

〒136-8631 東京都江東区新砂1丁目2番8号
TEL 03-5635-5191 FAX 03-3699-7220

オルガノホームページ
<http://www.kiki-organo.com>
kiki-1@organo.co.jp

札幌支店……☎ 011-704-1132 大阪支店……☎ 06-6193-7605
仙台支店……☎ 022-261-6801 広島支店……☎ 082-228-9977
名古屋支店……☎ 052-939-0781 福岡支店……☎ 092-526-7833

親切とサービスをお届けする代理店

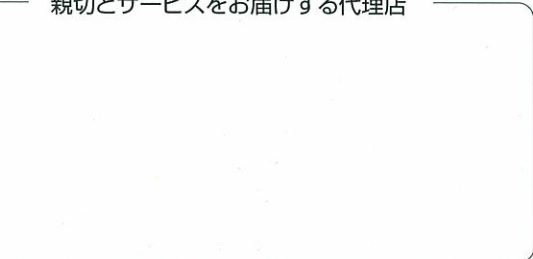

仕 様

形 式	エクスナイザー400
ホモジナイズ容量	80~400ml
運 転 時 間 設 定	10~600秒(5秒間隔)まで任意
ス ピ ード 設 定	200, 230, 260rpmの3段階
外 形 寸 法	幅283×奥行411×高さ294mm
電 源	100V, 50/60Hz
消 費 電 力	100W
質 量	22kg

表示パネル



- LED表示
- TIME設定
- SPEED設定
- AUTO設定
- 運転/停止スイッチ

- 表示パネルは視認性が高く使いやすいので、作業を的確に行えます。
- 運転時間は残り時間をカウントダウンするので、表示を見ながら作業時間の確認が容易に行えます。

LED表示	ホモジナイズ時間、ドア開状態及び各警報を表示します。
TIME設定 (ホモジナイズ時間を設定します)	TIMEキーを押すことにより、設定番号を変更します。出荷時は、①30秒、②60秒、③120秒に設定されています。これらの設定値は、5秒間隔で▲キーまたは▼キーで変更できます。
SPEED設定 (パドルスピードを設定します)	SPEEDキーを押すことにより、パドルスピードを変更します(200rpm、230rpm、260rpmの3段階)。
AUTO設定	サンプルを連続処理する場合に便利な機能です。運転/停止スイッチを使わずに、ドアの開閉だけで運転します。
運転/停止スイッチ	停止中にスイッチを押すとランプが点灯し運転を開始します。運転中にスイッチを押すと装置は停止します。また、警報出力時には点滅して装置の異常を知らせます。

R100

古紙配合率100%再生紙を使用しています。

PRINTED WITH
SOY INK™

大豆油インキで印刷しています。

CAT NO.S-137-2 10ec06年6月印刷P9改RR